

SCIENCEBUS

Modulo lavello | Istruzioni di montaggio



SCIENCEBUS

Modulo lavello | Istruzioni di montaggio

Fase 1 - Fissaggio rubinetto

Sollevarlo il lavandino, inserire il rubinetto all'interno del foro e fissarlo, servendosi della vite dado esagonale in dotazione



Fase 2 - Carico acqua

Estrarre il primo serbatoio e riempirlo di acqua pulita, inserire al suo interno la pompa di estrazione e collegare il tubo della pompa di estrazione all'estremità del rubinetto, facendo passare il tubo attraverso il primo foro "A"



CONTACT
Viale Gianluigi Bonelli, 40,
00127 Roma RM
T. +39 06 98383431
info@waceboeurope.com
P. IVA 12404241007

SCIENCEBUS

Modulo lavello | Istruzioni di montaggio

Fase 3 - Scarico acqua

Installare il lavandino posizionandolo sul TOP, nell'apposito vano portando il tubo flessibile all'interno del secondo serbatoio vuoto per lo scarico dell'acqua, facendolo passare attraverso il secondo foro "B".



B SCARICO



CONTACT
Viale Gianluigi Bonelli, 40,
00127 Roma RM
T. +39 06 98383431
info@waceboeurope.com
P. IVA 12404241007

SCIENCEBUS

Modulo lavello | Istruzioni di montaggio



CONTACT
Viale Gianluigi Bonelli, 40,
00127 Roma RM
T. +39 06 98383431
info@waceboeurope.com
P. IVA 12404241007